

Montageanleitung - Abluftkit AOFL passend für die SSH-Serie

Lüftungskit und zusätzlicher Schallabsorber zur Abfuhr der Pumpenabwärme aus dem Labor.

Modelle

AOFL11: Für SSH07 und SSH11
AOFL22: Für SSH22
AOFL35: Für SSH35
AOFL70: Für SSH70

Lieferumfang

1 x AOFLXX
4 x Zwischenring

Montage

- Lösen Sie die vier markierten Schrauben, legen Sie die Zwischenringe unter und befestigen Sie sie wieder.
- Setzen Sie das Abluftkit mit den Schlüssellochern auf die vier Schrauben auf und verriegeln Sie es durch einen leichten Druck nach unten.
- Verbinden Sie nun das Abluftkit mit einem passenden Lüftungsschlauch mit der Laborabluft
- Die Schallschutzhaube kann nun wieder in Betrieb genommen werden. Je nach Lüftungsleistung wird die gesamte, oder nur eine Teilmenge der Wärmelast von der Laborabluft aufgenommen. Bei einem Ausfall der Laborabluft wird die Pumpenabluft wie bisher in den Raum abgegeben.

